

微型离心机说明书

技术参数

样品处理量	8x0.2/0.5/1.5/2.0ml 离心管
功率	30W
输入电源	DC24V 2A
工作噪声	≤55dB
运行方式	逆时针旋转
驱动电机	直流电机

产品简介

微型离心机配备混合转子，具备多种试管架，适用于 2.0ml，1.5ml，0.5ml，0.2ml 离心管和 PCR 用 0.2ml，8 排离心管。具有开盖暂停功能，合盖即自动运行。

使用方法

- 1、将仪器放置在稳固、水平的工作台上，确保电源开关在关闭状态并接通电源。
- 2、打开上盖，将所需试管直接插入合适的转子孔内，然后关闭上盖，仪器自动运行，离心结束直接打开上盖，仪器停止运转。

注意事项

- 1、严禁双手沾有液体时拔插电源插头及拨动开关电源按键！
- 2、严禁仪器带电时拔插电源插头！
- 3、严禁仪器带电状态下维护保养擦洗仪器！
- 4、严禁将仪器安装在凹凸不平、摇晃震动的工作台面上！

装箱清单

序号	项目名称	数量
1	主机	1 台
2	电源适配器	1 个
3	说明书 (含合格证+保修卡)	1 份
4		
5		

产品保修卡

整机交货之日起正常使用保修一年：

- 一、妥善保管保修卡，认真阅读说明书；
- 二、若邮寄保修，邮费用需自行承担；

以下情况不在保修之列，但仍提供维修服务：

- 一、自行拆装或修理引起的机械损坏；
- 二、没有按照说明书使用引起的机器损坏；
- 三、超过保修期维修，将适当收取服务费。

信息登记表

设备名称： _____

设备型号： _____

购买日期： _____

用户姓名： _____

用户地址： _____

01

合格证

检验员： 01