

电动移液枪说明书

技术参数

吸液速度	25ml < 5S(6 档)
排液速度	电动 (6 档) /重力
电池	可更换的锂电池
电池使用时间	可间歇工作 8 小时以上
移液管种类	塑料管或玻璃管 (0.1-100ml) ; 巴斯德消毒管
过滤器	0.45um, 疏水性滤膜
外形尺寸	170x 160 x 43mm
净重	180g

产品简介

该款电动移液器在满足移液需求的基础上,更优化了使用感;灵敏的速度控制功能可对多种液体进行轻松顺畅移液与分液;超大液晶显示屏显示使电量余量,吸液、排液的速度一目了然。

使用方法

- 1、轻轻将吸液管推入硅胶适配管中,仔细放置到位。为使吸液管能正确地插入,分别用手握住助吸器锥管嘴上部和吸液管的上端。
- 2、使用液晶显示屏下方的调速按钮,可以设定所需的吸液和排液速度,吸液和排液速度各 6 档,“▲”为增加,“▼”为减少。液晶显示屏显示所选择的速度。另外,还可以利用重力作用进行排液。
- 3、选定适合的速度,按吸液按钮,吸入液体略超过所需容量刻度。
- 4、将吸液管离开容器液面;按加液按钮,排出部分液体,使吸液管液体的弯月底面达到刻度。
- 5、两种不同的排液模式:

重力排液:触及排液按钮,稍加按压,此时的排液功能则由自身重量作用,使液体自然地排出。

电动排液:进一步按压排液按钮,将触发微量泵工作,加快排液速度。

安全注意事项:

首次使用,须充电 10 小时,以确保电力充足;以后每次充电时间在 2-3 小时即可。

注意事项

- 1、严禁双手沾有液体时拔插电源插头及拨动开关电源按键！
- 2、严禁仪器带电时拔插电源插头！
- 3、严禁仪器带电状态下维护保养擦洗仪器！
- 4、严禁将仪器安装在凹凸不平、摇晃震动的工作台面上！

装箱清单

序号	项目名称	数量
1	电动移液枪	1 台
2	滤膜	2 个
3	说明书（含合格证+保修卡）	1 份
4	充电器（5V 1A）	1 个

产品保修卡

整机交货之日起正常使用保修一年：

- 一、妥善保管保修卡，认真阅读说明书；
- 二、若邮寄保修，邮费用需自行承担；

以下情况不在保修之列，但仍提供维修服务：

- 一、自行拆装或修理引起的机械损坏；
- 二、没有按照说明书使用引起的机器损坏；
- 三、超过保修期维修，将适当收取服务费。

信息登记表

设备名称：_____

设备型号：_____

购买日期：_____

用户姓名：_____

用户地址：_____

合格证

检验员：_____01_____